

Návod k použití

Ovládací prvky / části

- a) Hlavní vypínač s kontrolkou
- b) Regulátor teploty

Polohování

Inkubátor Cultura může být použitý ve svislé nebo vodorovné poloze (vypínačem vzhůru).

Legenda k obrázkům

(viz. zadní strana obalu)

1. Inkubátor může být použitý ve svislé nebo vodorovné poloze
2. Hlavní vypínač s kontrolkou
3. Regulátor teploty

Instalace

- a) Inkubátor vyjměte z obalu a připojte k elektrické síti.
- b) Stojánek umístěte do požadované polohy a do něj postavte teploměr.
- c) Inkubátor zapněte a zkontrolujte, zda svítí kontrolka.
- d) Inkubátor by měl po 30 minutách dosáhnout teploty přibližně 35°C.

Teplota

Pracovní teplotu lze měnit otáčením regulačního závitu pomocí šroubováku. Otočením doleva snižujete a otočením doprava zvyšujete teplotu (15° otáčky je přibližně 1°C)

Rady

Ujistěte se, že dveře jsou pečlivě zavřeny a neotvírejte je na více než 90°C. Dveře chraňte před přímým slunečním svitem. Plastové zkumavky nedávejte přímo na dno inkubátoru, ale vždy používejte přiložený stojánek.

Čištění

Inkubátor Cultura je možné čistit běžnými čistícími a desinfekčními materiály. **Důležité:** K čištění by nikdy neměly být použity kapaliny obsahující metanol, aceton apod.

Porucha inkubátoru

V případě, že přístroj přestal fungovat, zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen. Inkubátor Cultura je vybaven pojistkou proti náhodnému přehřátí. pojistka nemůže být resetována ani vyměněna, kontaktujte prosím dodavatele inkubátoru.

Údržba/pravidelné kontroly

Inkubátor CULTURA nevyžaduje žádné zvláštní kontroly. Doporučeny jsou pravidelné vizuální kontroly.

Především by měl být kontrovan napájecí kabel, jeho případné poškození a jeho umístění. V případě poškození odpojte ihned inkubátor ze sítě a dále již nepoužívejte. Provozní teplota inkubátoru by měla být pravidelně kontrolována, a pokud je to nezbytné i přenastavena.

Technická specifikace

Registrované jméno:

Cultura

Katalogové číslo: 68306

(230V = 70700)

Teplotní rozmezí: 25-45°C

Teplotní přesnost: +/- 1°C

Napětí: 230 V = 30W

Fekvence: 50 Hz/ 60Hz

Bezpečnostní třída: II

Materiál: PC&ABS

Materiál dveří: PC, průhledný

Teploměr: do 60°C, ve speciálním pouzdře

Materiál základní: ABS

Záruka: 2 roky od data prodeje

Vnější rozměry:

310x155x168mm (D x V x Š)

Vnitřní rozměry:

220x120x150mm (D x V x Š)

Váha: 1,1 kg

CE značka

AIDIAN

Aidian Oy, odštěpný závod CZ
zastoupení pro ČR, HU, PL, SR & jihovýchodní Evropu
Bělohorská 57, 169 00 Praha 6
Tel: +420 233 350 533
e-mail: info@aidian.cz