

Hygicult Y&amp;F (Easicult M)

Easicult TTC

Easicult Combi

Easicult® Model Chart

# Kontrola mikrobiální kontaminace pro různá průmyslová odvětví.

## Easicult®

Kontrola mikrobiální kontaminace pro různá průmyslová odvětví.

Uchovávejte při teplotě 18–25 °C, chraňte před průvanem a výkyvy teplot.

### Easicult® Combi

- Doba použitelnosti pro verzi s polypropylenovou (PP) tubou (kat.č. 05984) je devět měsíců od data výroby.
- Inkubace při 27–30 °C po dobu 24–48 h pro stanovení bakterií. Kvasinky a plísně se inkubují tři dny. Doba inkubace při pokojové teplotě je 2–4 dny, respektive 4–7 dnů.
- Detekční rozsah 10<sup>3</sup>–10<sup>7</sup> CFU/ml

### Easicult® TTC

- Doba použitelnosti pro verzi s polypropylenovou (PP) tubou (kat.č. 05988) je devět měsíců od data výroby.
- Inkubace při 35–37 °C po dobu 24 hodin, při 27–30 °C po dobu 48 hodin nebo při 22 °C po dobu až pěti dnů.
- Detekční rozsah 10<sup>3</sup>–10<sup>7</sup> CFU/ml

### Hygicult® Y&F (Easicult M)

- Kat.č. 68013
- Doba použitelnosti je šest měsíců od data výroby.
- Inkubace při 27–30 °C po dobu 48 hodin. Pokud nedojde k žádnému růstu, pokračujte v inkubaci dalších 48 hodin.
- Detekční rozsah pro kvasinky je 10<sup>3</sup>–10<sup>6</sup> CFU/ml

Více informací naleznete v návodu na použití.

Je to tak jednoduché!



Ponořit nebo setřít



Inkubovat



Vyhodnotit



# Easicult®

## Hustota kolonií




### Easicult Combi

Celkový počet bakterií,  
kvasinky & plísně

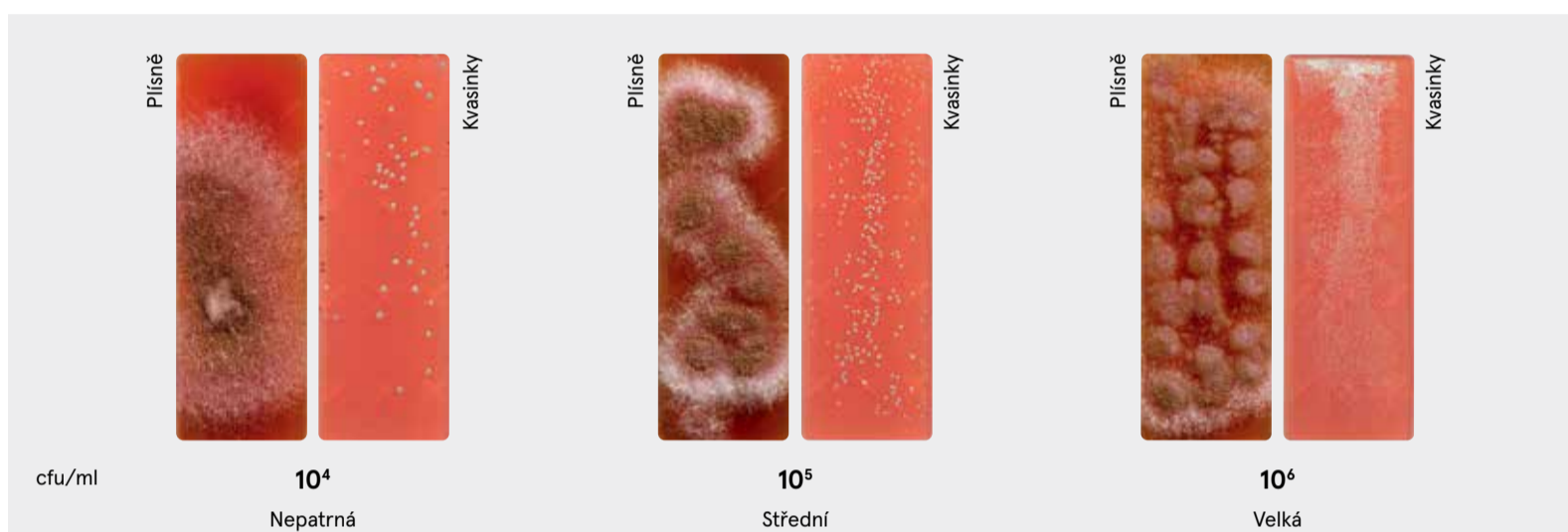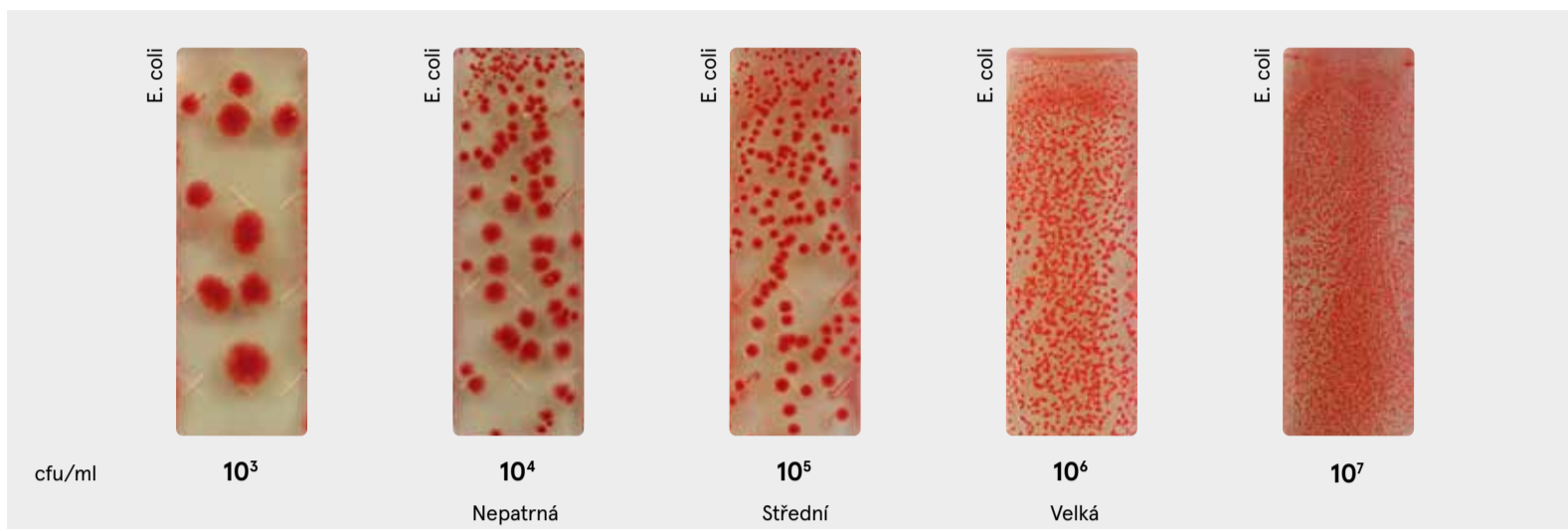

### Easicult TTC

Celkový počet bakterií

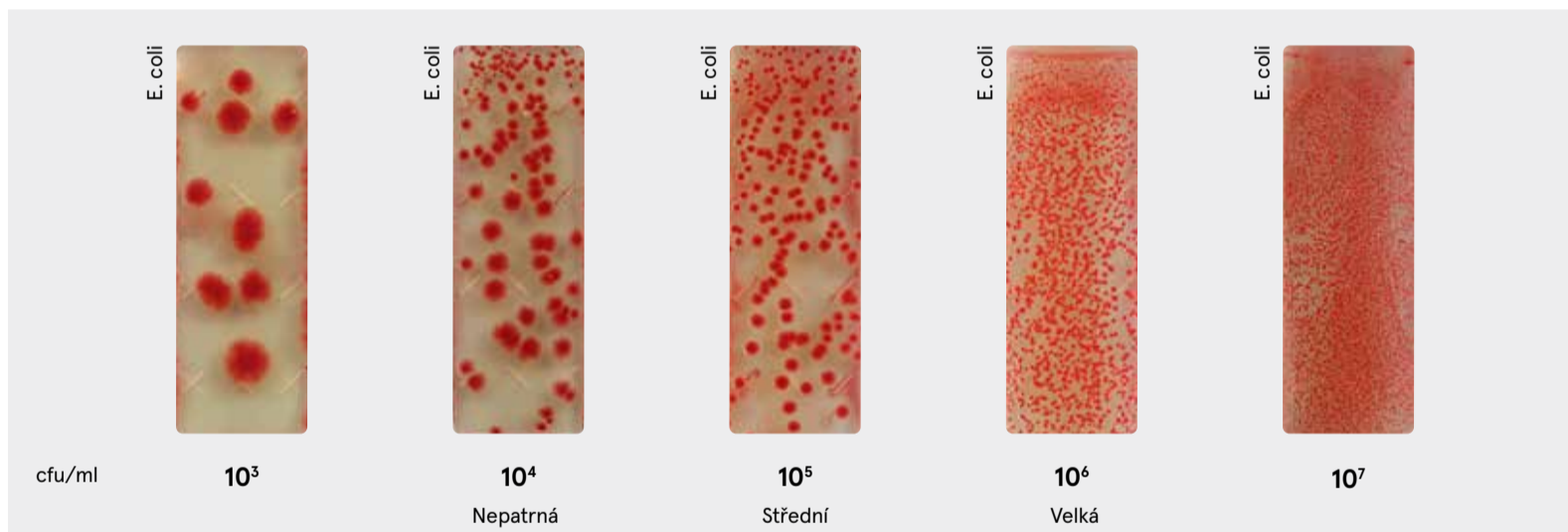

### Hygicult Y&F (Easicult M)

Kvasinky & plísně

