

Hygicult Y&F (Easicult M)

Hygicult E/β-GUR

Hygicult E

Hygicult TPC

Hygicult® Model Chart

Jednoduché monitorování hygieny povrchů.

Hygicult®

Pro sledování mikrobiologické hygieny různých typů materiálů, pevných i kapalných.

Skladujte při 18–25°C, chraňte před větrem a kolísáním teplot.

Detekční rozsah pro bakterie je 10^5 – 10^7 CFU/ml v kapalinách nebo 1–100 CFU/cm² na površích.

Hygicult TPC (kat.č. 68010)

- Doba použitelnosti je šest měsíců od data výroby.
- Inkubace při 35–37 °C po dobu 24 hodin, při 27–30 °C po dobu 48 hodin nebo při 18–25 °C po dobu až pěti dnů.

Hygicult E (kat.č. 68012), Hygicult E/β-GUR (kat.č. 68267)

- Doba použitelnosti je pět měsíců od data výroby.
- Inkubace při 35–37 °C po dobu 24 hodin.

Hygicult Y&F (Easicult M) (kat.č. 68013)

- Doba použitelnosti je šest měsíců od data výroby.
- Inkubace při 27–30 °C po dobu tří až pěti dnů.
- Detekční rozsah pro bakterie je 10^5 – 10^6 CFU/ml v kapalinách nebo 1–80 CFU/cm² na površích.

Více informací naleznete v návodu na použití.

Je to tak jednoduché!



Ponořit, přitisknout nebo setřít

Inkubovat

Vyhodnotit


Hygicult®

Hustota kolonií



Hygicult TPC

Celkový počet bakterií,
kvasinky & plísně

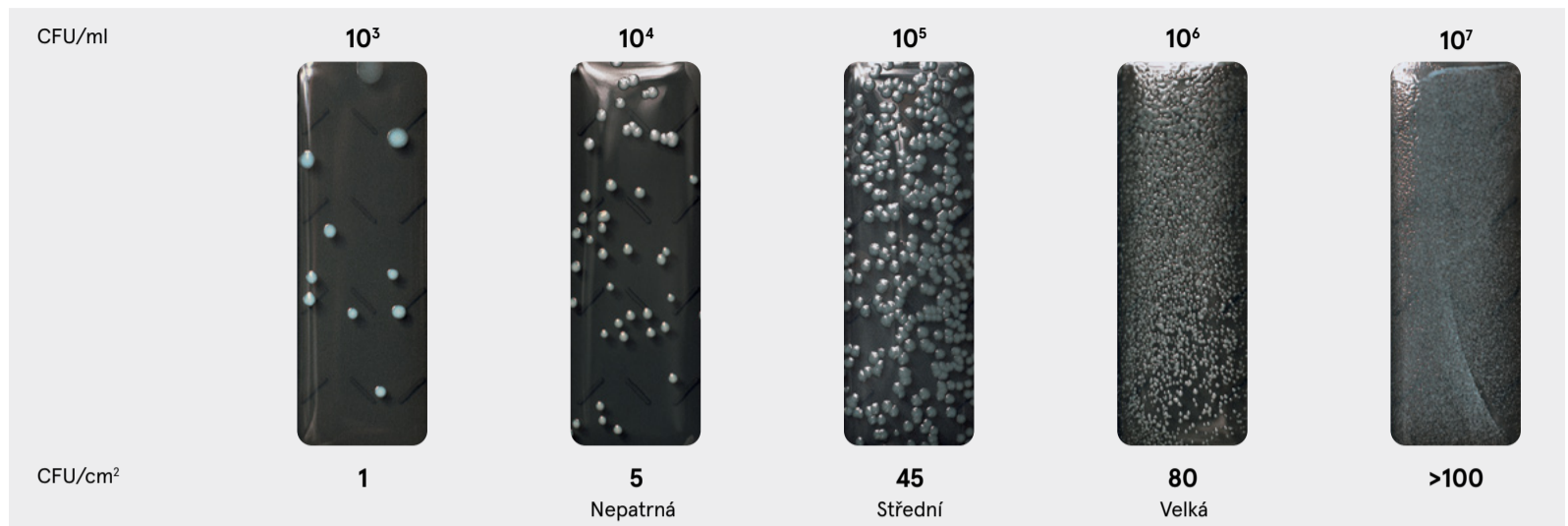


Hygicult E

Celkový počet bakterií,
kvasinky & plísně



Hygicult E/β-GUR

Růst na médiu β-GUR

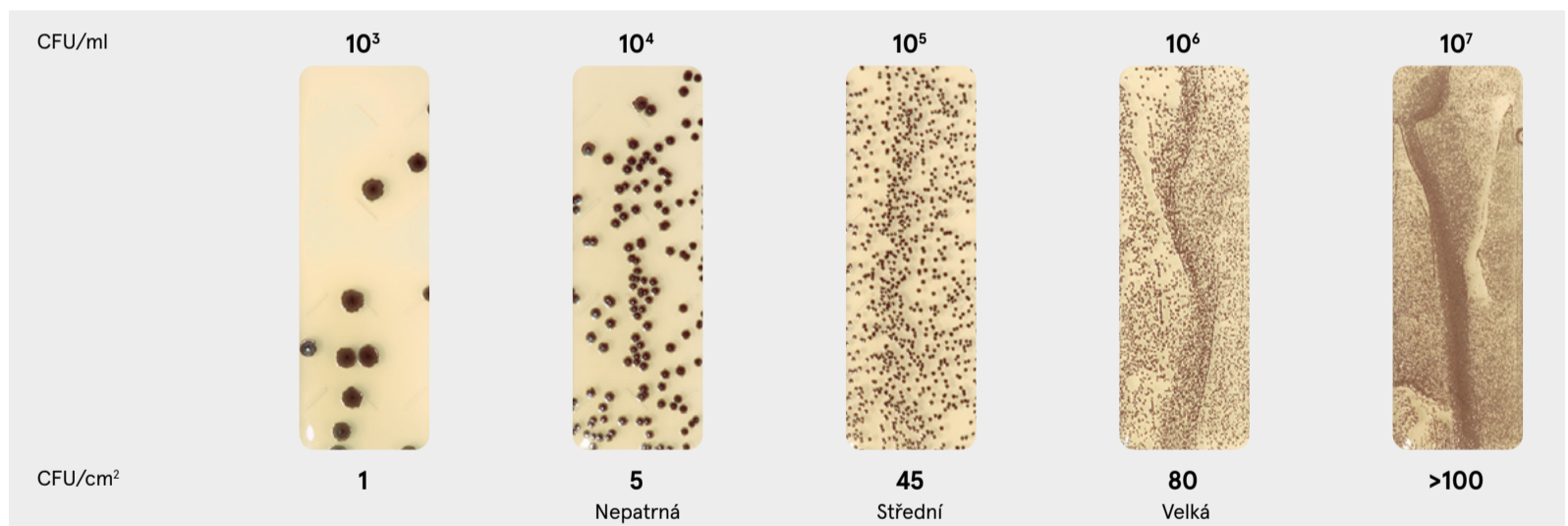

Hygicult Y&F (Easicult M)

Kvasinky & Plísně

