

Hygicult Y&F (Easicult M)

Easicult TTC

Easicult Combi

Easicult® Model Chart

Kontrola mikrobiálnej kontaminácie pre rôzne priemyselné odvetvia.

Easicult®

Kontrola mikrobiálnej kontaminácie pre rôzne priemyselné odvetvia.

Uchovávajúte pri teplote 18–25°C, chráňte pred prievanom a výkyvmi teplôt.

Easicult® Combi

- Doba použiteľnosti je pre verziu s polypropylénovou (PP) tubou (kat.č. 05984) deväť mesiacov od dátumu výroby.
- Inkubácia pri 27–30°C po dobu 24–48 h pre stanovenie baktérií. Kvasinky a plesne sa inkubujú tri dni. Doba inkubácie pri izbovej teplote je 2–4 dni, respektíve 4–7 dní.
- Detekčný rozsah 10^3 – 10^7 CFU/ml

Easicult® TTC

- Doba použiteľnosti je pre verziu s polypropylénovou (PP) tubou (kat.č. 05988) deväť mesiacov od dátumu výroby.
- Inkubácia pri 35–37°C po dobu 24 hodín, pri 27–30°C po dobu 48 hodín alebo pri 22°C po dobu až päť dní.
- Detekčný rozsah 10^3 – 10^7 CFU/ml

Hygicult® Y&F (Easicult M)

- Kat.č. 68013
- Doba použiteľnosti je šesť mesiacov od dátumu výroby.
- Inkubácia pri 27–30°C po dobu 48 hodín. Ak nedôjde k žiadnemu rastu, pokračujte v inkubácii ďalších 48 hodín.
- Detekčný rozsah pre kvasinky je 10^3 – 10^6 CFU/ml

Viac informácií nájdete v návode na použitie.

Je to také jednoduché!



Ponoriť alebo zotrieť



Inkubovať



Vyhodnotiť

