

Hygicult Y&F (Easicult M)

Hygicult E/β-GUR

Hygicult E

Hygicult TPC

Hygicult® Model Chart

Jednoduché monitorovanie hygieny povrchov.

Hygicult®

Na sledovanie mikrobiologickej hygieny rôznych typov materiálov, pevných i kvapalných.

Skladujte pri 18–25 °C, chráňte pred vetrom a kolísaním teplôt.

Detekčný rozsah pre baktérie je 10^3 – 10^7 CFU/ml v kvapalinách alebo 1–100 CFU/cm² na povrchoch.

Hygicult TPC (kat.č. 68010)

- Doba použiteľnosti je šesť mesiacov od dátumu výroby.
- Inkubácia pri 35–37 °C po dobu 24 hodín, pri 27–30 °C po dobu 48 hodín alebo pri 18–25 °C po dobu až piatich dní.

Hygicult E (kat.č. 68012), Hygicult E/β-GUR (kat.č. 68267)

- Doba použiteľnosti je päť mesiacov od dátumu výroby.
- Inkubácia pri 35–37 °C po dobu 24 hodín.

Hygicult Y&F (Easicult M) (kat.č. 68013)

- Doba použiteľnosti je šesť mesiacov od dátumu výroby.
- Inkubácia pri 27–30 °C po dobu troch až piatich dní.
- Detekčný rozsah pre baktérie je 10^3 – 10^6 CFU/ml v kvapalinách alebo 1–80 CFU/cm² na povrchoch.

Viac informácií nájdete v návode na použitie.

Je to také jednoduché!



Ponoriť, pritlačiť alebo zotrieť



Inkubovať



Vyhodnotiť


Hygicult®

Hustota kolónií



Hygicult TPC

Celkový počet bakterií,
kvasinky & plesne

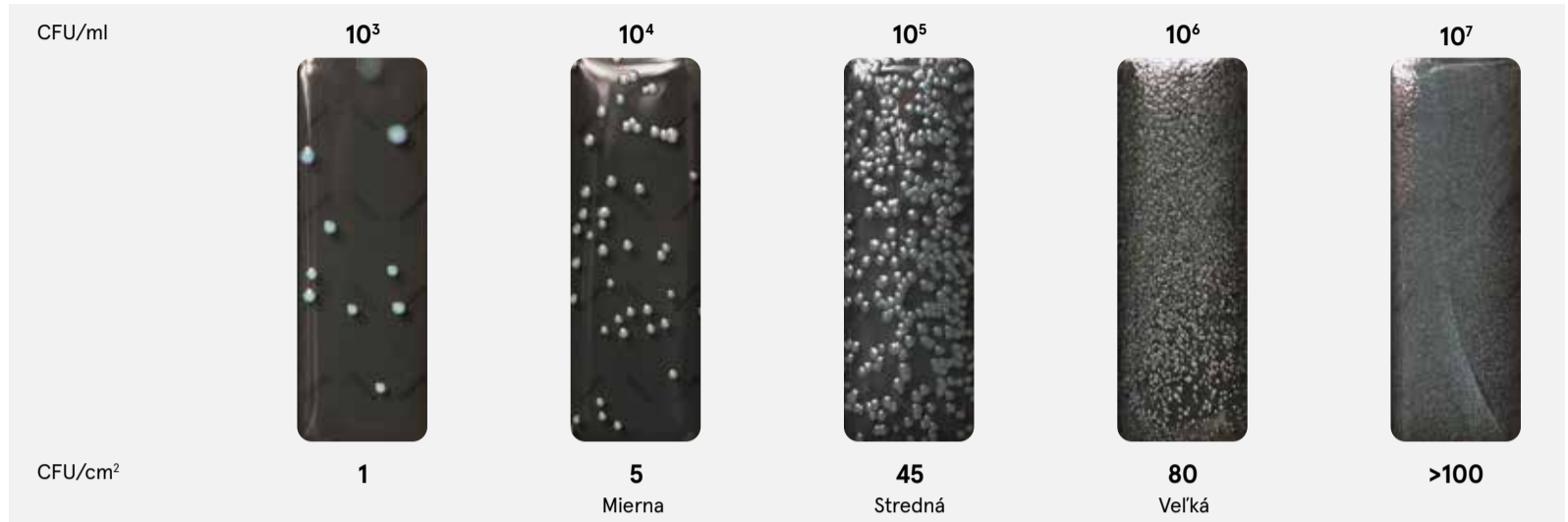


Hygicult E

Celkový počet bakterií,
kvasinky & plesne



Hygicult E/β-GUR

Rast na médiu β-GUR

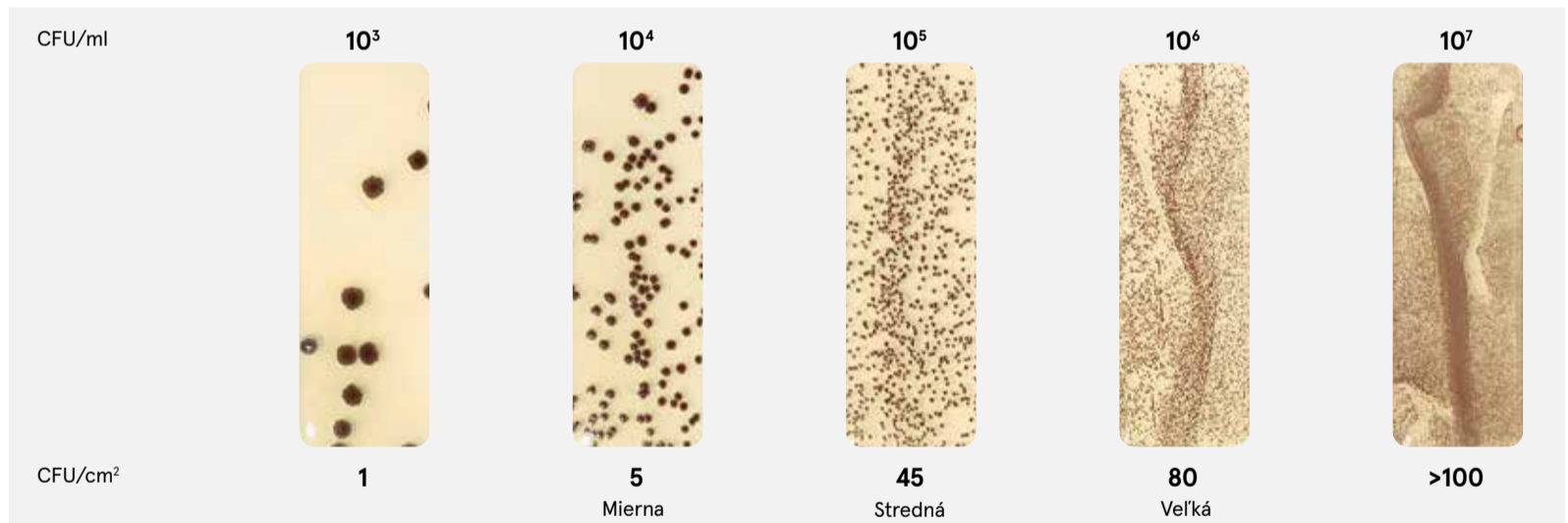

Hygicult Y&F (Easicult M)

Kvasinky & Plesne

